

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DAWKOMIERZY TERMOLUMINESCENCYJNYCH (TLD) typu DI-02**

1. Otrzymane dawkomierze indywidualne należy rozdzielić między pracowników zgodnie z wykazem znajdującym się w „Świadectwie przydatności dawkomierzy”.
2. Dawkomierze należy nosić na wysokości serca, przypięte do ubrania pod fartuchem ołowianym czy inną odzieżą ochronną, o ile jest stosowana. Dawkomierze DI-02 należy chronić przed zamoczeniem, wysoką temperaturą oraz uszkodzeniem mechanicznym. Nie należy otwierać dawkomierzy.
3. Pod koniec okresu monitorowania nadejdzie nowa przesyłka z dawkomierzami indywidualnymi przeznaczonymi do noszenia w kolejnym okresie pomiarowym. Po jej otrzymaniu należy noszone dawkomierze wymienić na nowe, a używane kasetki niezwłocznie dostarczyć do IFJ do odczytu wraz z wykazem wszelkich zmian w przydzieleniu dawkomierzy (np. zmiana osoby kontrolowanej czy rezygnacja z kontroli, wraz z datą od kiedy dana zmiana obowiązuje).
4. Wykaz zmierzonych dawek (mSv) od narażenia zawodowego w formie „Sprawozdania z badań” przekazany zostanie do Państwa nie później niż z dawkomierzami przygotowanymi na kolejny okres pomiarowy.

Dodatkowe informacje na temat użytkowania dawkomierzy, dozymetrii termoluminescencyjnej oraz kwestii formalnych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale FAQ. Zapraszamy na:

**<http://dawki.ifj.edu.pl>**

### **UWAGA:**

**dawkomierze opisane „I.Nazwisko –R” są przeznaczone do kontroli dawek jako tzw. dozymetry rękawowe**