

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DAWKOMIERZY PIERŚCIONKOWYCH PI-01**

1. W celu zapewnienia ciągłości pomiarów, każdej monitorowanej osobie przydzielono dwa dawkomierze pierścionkowe PI-01 o różnych numerach.
2. Każda przesyłka zawierać będzie dawkomierze pierścionkowe wraz ze „Świadectwem przydatności dawkomierzy”.
3. Dawkomierze należy rozdzielić między pracowników zgodnie z wykazem znajdującym się w „Świadectwie przydatności dawkomierzy”.
4. Pod koniec okresu monitorowania nadejdzie nowa przesyłka z dawkomierzami pierścionkowymi przeznaczonymi do noszenia w następnym okresie pomiarowym. Po jej otrzymaniu należy noszone pierścionki wymienić na nowe.
5. Zebrane dawkomierze pierścionkowe wraz z wykazem, na którym należy zaznaczyć wszelkie zmiany w przydzieleniu dawkomierzy (np. zmiana osoby kontrolowanej czy rezygnacja z kontroli wraz z datą od kiedy dana zmiana obowiązuje), prosimy niezwłocznie odesłać do IFJ do odczytu.
6. Dawkomierze pierścionkowe należy chronić przed wysoką temperaturą lub uszkodzeniem mechanicznym. Należy je zakładać pod rękawice ochronne. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dawkomierza należy niezwłocznie powiadomić osobę kontaktową w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie celem wymiany. Nie należy pisać po dawkomierzach pierścionkowych.
7. Imienny wykaz zmierzonych dawek w formie „Sprawozdania z badań” przekazany zostanie do Państwa nie później niż z dawkomierzami przygotowanymi na kolejny okres pomiarowy.
8. Dawkomierze pierścionkowe PI-01 można myć i sterylizować ogólnie stosowanymi środkami chemicznymi. Nie można sterylizować dawkomierzy metodą temperaturową.
9. Nie należy zdejmować dodatkowego zabezpieczenia w postaci plastikowej opaski.

Dodatkowe informacje na temat użytkowania dawkomierzy, dozymetrii termoluminescencyjnej oraz kwestii formalnych znajdują Państwo na naszej stronie internetowej w dziale FAQ. Zapraszamy na:

<http://dawki.ifj.edu.pl>

Data utworzenia 12.10.2015